



绵羊血清

产品信息

产品货号	产品名称	级 别	规 格
SSA	绵羊血清	0.2um 过滤	100ml
	绵羊血清	0.2um 过滤	500ml

产品描述

来 源	正常、健康、未免疫的绵羊
状 态	液体
外源物质	生产过程未添加任何抗凝或促凝剂、抗生素等
pH 值	7.8±0.5
血红蛋白	≤0.35 mg/ml
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	5 年

注意事项

1. 2-8℃保存，请勿超过一个月。避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。
2. 将血清从冷冻箱取出后，先置于 2-8℃冰箱使之融化，然后在室温下使之全融。在融化过程中，需要经常轻轻摇晃血清使其均匀融化，但应避免剧烈振动。
3. 使用中应减少血清冻融次数，血清在室温或 2-8℃冰箱内放置过久会影响血清质量。
4. 血清解冻后发现有絮状沉淀物出现，可以将血清低速离心，取上清使用。